



InSpec™ 2-Komponenten-Beutel (burstable) Anleitung zur Einsatzvorbereitung

Getränkte Reinigungstücher

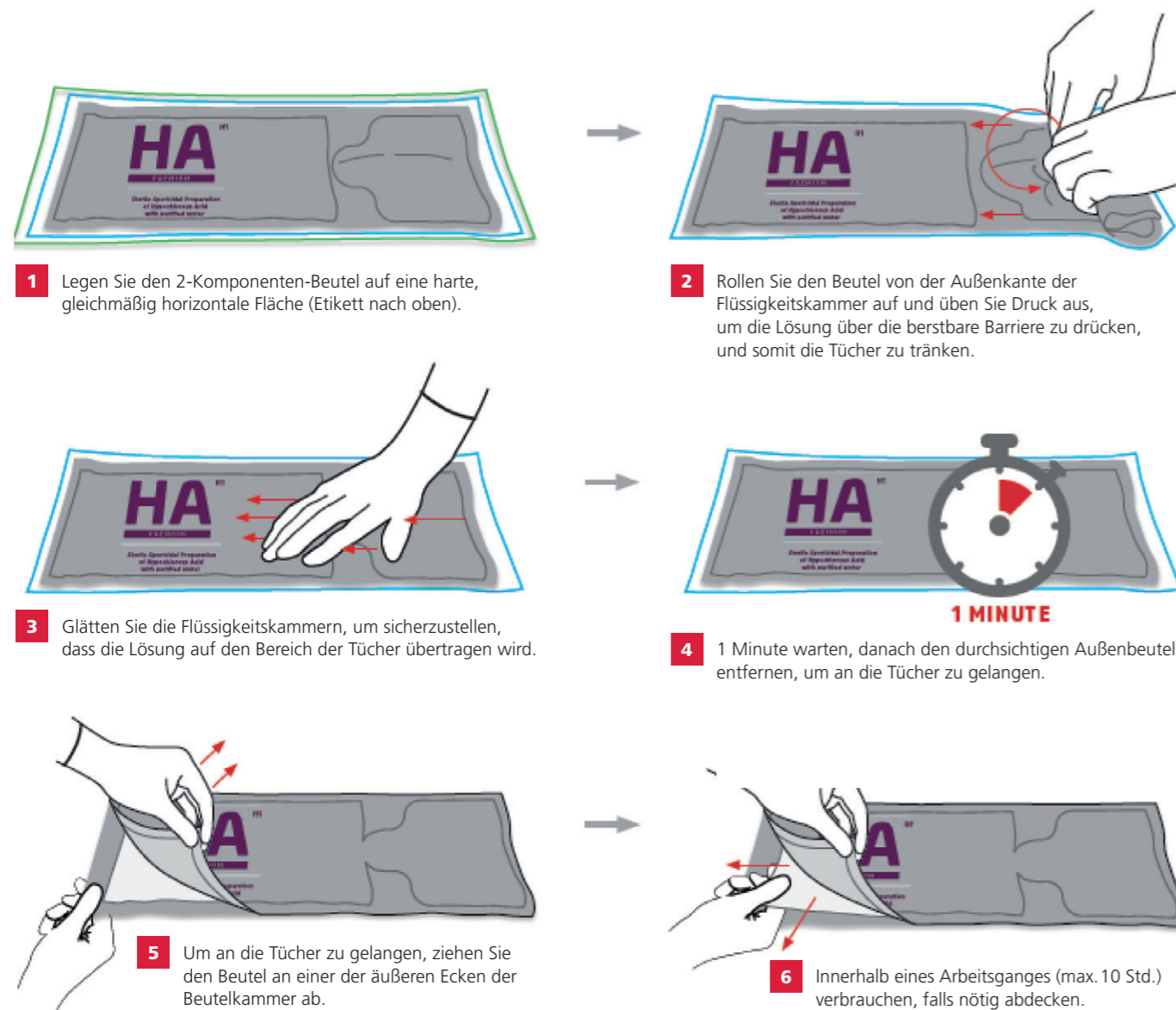

Getränkte Moppbezüge

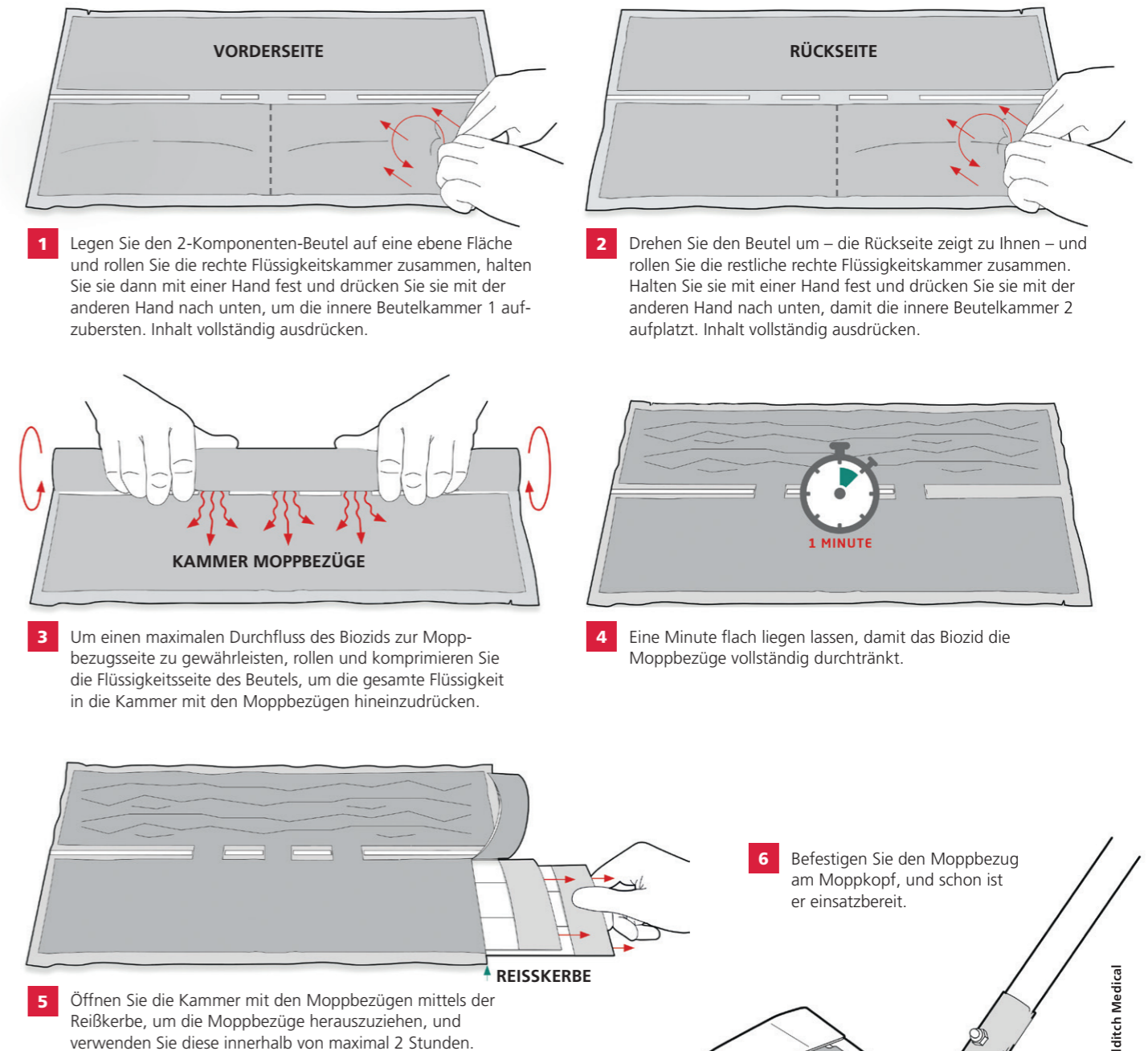

Sichere Anwendung:

Tragen Sie immer geeignete Handschuhe, eine Brille oder Gesichtsschutz und eine entsprechende Bekleidung.

Lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett sowie das Sicherheitsdatenblatt.

2-Komponenten-Beutel mit Wischtüchern (15 Stück) haben zwei, jene mit Moppbezügen (2 Stück) haben drei Innenkammern, zuzüglich 195 ml bzw. 390 ml gebrauchsfertiger Lösung.

Diese innovative Darreichungsform gewährleistet über die gesamte Haltbarkeitsdauer (12 bis 24 Monate) die Wisch- und Produktwirksamkeit.

Die Wischtücher und Moppbezüge sind bis zum Zeitpunkt der Verwendung steril. Das Produkt sollte im Rahmen einer normalen Reinraum-Einsatzzeit, (Tücher max. 10 Std. / Moppbezüge max. 2 Std.) verwendet werden.

Jede Kombination der bioziden oder sporiziden gebrauchsfertigen Lösungen ist ein idealer Partner für die Rotationsdesinfektion.

InSpec™ Burstable Pouches werden nach GMP in einem Reinraum der ISO 14644-1 Klasse 6 hergestellt. Die Produkte werden in einer Umgebung der ISO 14644-1 Klasse 5 abgefüllt und verschweißt.

Jede Packung wird in zwei separaten, vollständig versiegelten, flexiblen PE-Beuteln für einen aseptischen Reinraumtransfer geliefert.

